

GILSON® pipetman® L

ピペットマンL マルチチャンネル P8x1200L, P12x1200L クイックガイド

ピペットマンLx1200モデルは最新のメカニカル式マルチチャンネルピペットです。エルゴノミクス、高精度、ピペット操作の確実性といった特長を兼ね備えています。

8チャンネルまたは12チャンネルモデルのいずれかで、100 µL ~ 1200 µLの広い容量範囲をカバーします。操作の快適性を維持しながら、生産性を向上させることができます。

ピペットマンLx1200マルチチャンネルモデルは、可能な限り利便性を高め、クロスコンタミネーションを防止するため、分解することなくフルオートクレーブが可能になっています。



NOTE

このリーフレットにはピペットマンLx1200 µLマルチチャンネルモデルの8および12チャンネルに関する特定の情報を掲載しております。ピペットマンL取扱説明書(No.1GIL0065)とあわせてご利用ください。

メンテナンスまたは除染作業後は、リークテストを実施してください。ピペットマンL取扱説明書の13ページをご参照ください。

ピペットマンLx1200 マルチチャンネル	P/N	PIPETMAN ダイヤモンド チップ	容量 (µL)	最大許容誤差			
				Gilson		ISO 8655	
				Systematic error (µL)	Random error (µL)	Systematic error (µL)	Random error (µL)
P8 x 1200L*	FA10039	D1200	100	± 6.00	≤ 0.9	± 32	≤ 12
			120	± 6.00	≤ 0.9	± 32	≤ 12
P12 x 1200L**	FA10040	DF1200ST	600	± 8.00	≤ 1.2	± 32	≤ 12
			1200	± 10.00	≤ 1.5	± 32	≤ 12

*P8x1200L | 0.235 kg | 265 mm (全長)

**P12x1200L | 0.285 kg | 265 mm (全長)

スペアパーツ

図中 番号	各部名称	リファレンス No. 8 x 1200	リファレンス No. 12 x 1200
①	チップイジェクター	FA07099	FA07100
②	イジェクターロック	F07008	F507008
③	イジェクタースペーサー	F807139	F807140



製品保証

この度は、ギルソン社製 ピベットマン L マルチチャンネルをお買い上げいただき有り難うございました。この項目をもって、ピベットマン L マルチチャンネルの保証書とさせていただきます。万一ご使用中に故障した場合は、以下に記載された保証規定に従い修理させていただきますので、お求め頂きました販売店または直接当社へお申し出ください。

1. 通常、製造年月より 15 ヶ月または弊社販売日より 12 ヶ月以内に、正常な使用状態において発生した故障については、保証期間内修理として対応させていただきます。
2. 保証期間内であっても、以下の原因による故障については、保証期間内修理の対象外となりますのでご了承ください。
 - 1) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷を受けた場合。
 - 2) 地震・浸水・落雷などの天災、騒乱などの人災、火災による場合。
 - 3) 消耗部品の劣化の場合。
3. 本保証規定における弊社の責任範囲は、本装置の修理または故障した部品の交換に限定されるものであり、本装置の故障により発生した 2 次被害および逸失利益についての責任を含め、それ以外のいかなる責任も負いません。
4. 本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

Gilson ピベットマン L マルチチャンネル P8x1200L, P12x1200L
クイックガイド (No. 3GIL0020/0)

第 1 版 2020 年 8 月 発行 (LT801633/B)

発行 **エムエス機器株式会社**
<https://www.technosaurus.co.jp>

東京 〒162-0805 東京都新宿区矢来町 113 番地 TEL : 03-3235-0661 (代)
大阪 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町 2 丁目 12 番 4 号 TEL : 06-6396-0501 (代)

※ この取扱説明書に記載の仕様及び付属品の種類、内容を予告なく変更させて頂くことがあります。
※ この取扱説明書の一部または全部を無断で複写、複製、転載することは禁じられています。